

SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液

产品编号: B300010

包装规格: 2mL

产品简介:

Proteintech 生产的 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液是以溴酚蓝为染料, 4 倍浓缩的蛋白上样缓冲液。本品适用于常规 SDS-PAGE 中蛋白样品的上样。

保存条件:

4°C 保存, 一年有效。

使用说明:

1. 室温充分融解 SDS-PAGE 上样缓冲液。
2. 按照 3:1 比例, 混合蛋白样品和 SDS-PAGE 上样缓冲液。
3. 沸水浴加热 5-10 分钟, 以充分变性蛋白。
4. 冷却至室温后, 直接上样到 SDS-PAGE 胶加样孔内即可。
5. Western Blot 操作请参考本公司网站:

<http://www.ptglab.com/Support/TechnicalSupport/Protocols/index.aspx>

注意事项:

1. SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液中含少量 DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含剧毒的巯基乙醇。
2. SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液必须完全融解后再使用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。