

Western Blot 半干法转膜液(10x)

产品编号: B400011

包装规格: 1 L (干粉)

产品简介:

Proteintech 生产的 Western Blot 半干法转膜液适用于 Western Blot 半干法电转膜。本产品是一种安全无毒的转膜液, 不含甲醇及其它有毒试剂。也没有使用其它的有毒试剂。本品可配制 Western 半干法转膜浓缩液 1 升, 方法非常便捷。

保存条件:

室温保存, 1 年有效。

使用说明:

1. 针对一般分子量蛋白质的转膜液, 取本品倒入到一洁净的烧杯内, 加入适当蒸馏水溶解。然后加入 200mL 甲醇, 最后在量筒中定容到 1L, 混匀后使用 (甲醇含量 20%)。
2. 针对小分子量蛋白质的转膜液 (分子量 20kDa 以下), 则取本品倒入到一洁净的烧杯内, 加入适当蒸馏水溶解。然后加入 400mL 甲醇, 最后在量筒中定容到 1L, 混匀后使用 (甲醇含量 40%)。
3. 取 100mL Western Blot 转膜浓缩液, 加入 900mL 纯水, 混匀后使用。
4. 没有用完的电泳液可室温保存, 通常两周内使用没有任何问题。当转膜液颜色变为浅棕色或黄褐色时, 应该丢弃。
5. Western Blot 操作请参考本公司网站:
<http://www.ptglab.com/Support/TechnicalSupport/Protocols/index.aspx>

注意事项:

1. Western Blot 转膜液是无色透明性状, 如出现变色或沉淀, 应该丢弃。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。