

Western Blot 封闭液

产品编号: B400040

包装规格: 100mL, 脱脂奶粉 1 份。

产品简介:

Proteintech 生产的 Western Blot 封闭液适用于 Western Blot 过程中对已转移蛋白样品的 PVDF 膜或 NC 膜进行封闭, 可以降低背景, 增强信噪比。

保存条件:

4 度保存, 1 年有效。

使用说明:

1. 使用前向 Western Blot 封闭液中加入脱脂奶粉配制成 3% 工作液, 混匀即可。
2. 将转移后的膜浸入 Western Blot 封闭液, 置于摇床, 室温 2 小时或 4°C 过夜。
3. 封闭结束后去除封闭液, 进行 Western Blot 后续实验。
4. Western Blot 操作请参考本公司网站:

<http://www.ptglab.com/Support/TechnicalSupport/Protocols/index.aspx>

注意事项:

1. 室温封闭 2 小时或 4°C 封闭过夜。
2. 每次使用时, 印迹膜必须完全浸没在封闭液中, 以确保封闭效果。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。