

产品介绍

Proteintech 的 Flow Cytometry Fix Buffer 适用于细胞内抗原染色前固定细胞。

产品成分

本产品含有 $\leq 4\%$ 多聚甲醛。

组分	货号	规格
流式细胞固定液	PF00033	125 mL

包装规格

125 mL

保存条件

4 °C密封保存，一年有效。详见产品标签。

使用方法

1. 细胞固定前，用PBS洗涤细胞1至2次。
2. 细胞固定时，每 1×10^6 个细胞使用0.5 mL固定缓冲液，在室温下避光放置 20 分钟。建议针对每种应用对试剂进行滴定以获得最佳性能。
3. 用PBS洗涤细胞或用本公司Flow Cytometry Staining Buffer（货号：PF00018）洗涤后，再进行后续实验。
4. 如需进行胞内抗原的流式检测可以直接购买本公司流式胞内固定破膜缓冲液试剂盒（货号：PF00019）。

注意

1. 该缓冲液含有多聚甲醛，它具有毒性和致突变性。请小心处理并戴上手套、实验室外套和必要的保护措施，以避免直接接触身体。