

产品介绍

蛋白质常规分子量标记（Prestained Protein marker, PL00005）包含了从8 kDa到180 kDa共10种高度纯化并预染的重组蛋白质（8, 17, 25, 33, 43, 55, 70, 100, 130, 180 kDa），其中70 kDa条带为橙红色，8 kDa为绿色。适合作为SDS-PAGE和Western的蛋白质分子量标准。

本彩色预染蛋白质分子量标准已经配制在1×SDS-PAGE上样缓冲液中，直接使用，不要煮沸、稀释和加入还原剂处理。

根据上样孔的大小，本彩色预染蛋白质分子量标准通常每次上样5-10微升（5×1.5 mm胶孔5 uL足够），即可在电泳时、电泳后和转膜后观察到非常清楚的蛋白条带。

包装规格

250 uL ×2

保存条件

-20℃


使用方法

1. 室温下解冻后完全溶解并轻轻充分混匀，不要煮沸；
2. 取本产品 5 uL与实验样品同时进行聚丙烯酰胺凝胶电泳；建议有条件的实验室在初次使用本产品时可以根据自身的实验条件和实验习惯通过预实验确定合适的上样量，这样可以节约成本，同时获得效果更佳的实验图片；
3. 未使用的彩色预染蛋白分子量标准保存于储存条件，在 4℃可放置 2 个月。

注意

1. 在低浓度胶时，低分子量蛋白会泳动于染料前缘。
2. 大分子量蛋白 Western blot 时需要延长转膜时间或加高转膜电压。另外建议转膜液不添加 SDS，若实验必须使用，使用 SDS浓度不超过 0.02%-0.04%。
3. 通常预染蛋白质在不同的缓冲体系下有不同的表观分子量，需要在该缓冲体系中事先用非预染蛋白质标定。

Validation Data

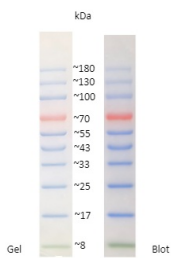

蛋白质常规分子量标记 (8-180 kDa) 在8-18% Tris-glycine 凝胶电泳和随后转移到膜上的条带分布图谱。

For technical support and original validation data for this product please contact
T: 027-87531629 E: Proteintech-CN@ptglab.com W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.