

For Research Use Only.

SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (4×)

Catalog Number: PR20003



产品介绍

Proteintech生产的 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液是以溴酚蓝为染料，4倍浓缩的蛋白上样缓冲液。本品适用于常规 SDS-PAGE 中蛋白样品的上样。

产品成分

组分	2 mL	15 mL
Loading Buffer	2 mL	15 mL

包装规格

15 mL / 2 mL

保存条件

-20℃ 保存，一年有效。

使用方法

1. 室温充分融解 SDS-PAGE 上样缓冲液。
2. 按照 3 : 1 比例，混合蛋白样品和 SDS-PAGE 上样缓冲液。
3. 沸水浴加热 5-10 分钟，以充分变性蛋白。
4. 冷却至室温后，直接上样到 SDS-PAGE 胶加样孔内即可。

注意

1. SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液中含 DTT，有轻微刺激性气味，但不含剧毒的巯基乙醇。
2. SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液必须完全融解后再使用，可用 37℃ 以下温水融解。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
4. 为取得最佳的使用效果，尽量避免过多的反复冻融，可以适当分装使用。

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 027-87531629 E: Proteintech-CN@ptglab.com W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.