

# SDS-PAGE 电泳液 (10×)

Catalog Number: PR20005

## 产品介绍

Proteintech生产的 SDS-PAGE 电泳液适用于 SDS-PAGE 的电泳缓冲液。使用时每个包装加蒸馏水溶解，定容到 1升即可使用。本品可以回收重复使用 2-3次。

## 产品成分

组分	1L
Running Buffer	干粉

## 包装规格

1L

## 保存条件

室温保存，一年有效。

## 使用方法

1. 取本品倒入到一洁净的烧杯内，加入蒸馏水到约 900mL，溶解。然后在量筒中定容到 1L。混匀。
2. 使用前取 100mL SDS-PAGE 电泳液，加入 900mL纯水，混匀后用于 SDS-PAGE 电泳。
3. 没有用完的电泳液 4°C保存，如果室温保存请于两周内使用。

## 注意

1. SDS-PAGE 电泳液是无色透明性状，如出现变色或沉淀，应该丢弃。
2. 回收的电泳液可以重复使用，但为了取得最佳电泳效果，应使用未使用过的电泳液。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 027-87531629 E: Proteintech-CN@ptglab.com W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.