

## 产品介绍

Proteintech生产的Western Blot半干法转膜液适用于Western Blot半干法电转膜。本产品是一种安全无毒的转膜液，不含甲醇及其它有毒试剂。本品可配制Western半干法转膜液1升，方法非常便捷。

## 产品成分

| 组分/规格           | 1L |
|-----------------|----|
| Transfer Buffer | 干粉 |

## 包装规格

1L

## 保存条件

室温保存，1年有效。

## 使用方法

1. 取本品倒入到一洁净的烧杯内，加入蒸馏水到约 700mL（或 500mL），溶解。然后在量筒中定容到 800mL（或 600mL）。混匀后即可使用。
2. 针对一般分子量蛋白质的转膜液，可以取 800mL Western Blot 转膜液，加入 200mL 甲醇，混匀后使用（甲醇含量 20%），如果体积不够 1L，建议用纯水补足体积。注：针对小分子量蛋白质的转膜液（分子量 20 kDa 以下），可以取 600mL Western Blot 转膜液，加入 400mL 甲醇，混匀后使用（甲醇含量 40%），如果体积不够 1L，建议用纯水补足体积。
3. 没有用完的电泳液可室温保存，通常两周内使用没有任何问题。当转膜液颜色变为浅棕色或黄褐色时，应该丢弃。
4. Western Blot 操作请参考本公司网站：[www.ptgcn.com](http://www.ptgcn.com)

## 注意

1. Western Blot 转膜液是无色透明性状，如出现沉淀，可以水浴加热至沉淀溶解。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。