

产品介绍

Proteintech生产的Western Blot半干法转膜液适用于Western Blot半干法电转膜。本产品是一种安全无毒的转膜液，不含甲醇及其它有毒试剂。也没有使用其它的有毒试剂。本品可配制Western半干法转膜浓缩液1升，方法非常便捷。

产品成分

组分/规格	1L
Transfer Buffer	干粉

包装规格

1L

保存条件

室温保存，1年有效。

使用方法

1. 取本品倒入一洁净的烧杯内，加入蒸馏水到约900 mL，溶解。然后在量筒中定容至1 L。混匀后即可使用（此时转膜浓缩液中不含甲醇）。
2. 根据蛋白质分子量的不同，加入的甲醇体积也有差别，可分为2种情况：（1）针对一般分子量蛋白质的转膜液，可以取100 mL Western Blot 转膜浓缩液，加入200 mL 甲醇，用纯水定容至1 L，混匀后使用（甲醇含量 20%）；（2）针对小分子量蛋白质的转膜液（分子量 20 kDa 以下），可以取 100 mL Western Blot 转膜浓缩液，加入400 mL 甲醇，用纯水定容至1 L，混匀后使用（甲醇含量 40%）。
3. 没有用完的转膜液可4°C保存，通常两周内使用没有任何问题。当转膜液颜色变为浅棕色或黄褐色时，应该丢弃。
4. Western Blot 操作请参考本公司网站：www.ptgcn.com

注意

1. Western Blot 转膜液是无色透明性状，如出现沉淀，可以水浴加热至沉淀溶解。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。