

For Research Use Only

Western Blot 湿法转膜液

Catalog Number: PR20010



www.ptgcn.com

产品介绍

Proteintech生产的Western Blot湿法转膜液适用于Western Blot湿法电转膜。本产品是一种安全无毒的转膜液，不含甲醇及其它有毒试剂。本品可配制Western湿法转膜液1升，方法非常便捷。

产品成分

组分/规格	1L
Transfer Buffer	干粉

包装规格

1L

保存条件

4°C保存，1年有效。

使用方法

1. 取本品倒入到一洁净的烧杯内，加入蒸馏水到约 700mL（或 500mL），溶解。然后在量筒中定容到 800mL（或 600mL）。混匀后即可使用。
2. 针对一般分子量蛋白质的转膜液，可以取800mL Western Blot 转膜液，加入200mL无水乙醇，混匀后使用（乙醇含量 20%），如果体积不够1L，建议用纯水补足体积。
3. 没有用完的电泳液可4°C保存，通常两周内使用没有任何问题。当转膜液颜色变为浅棕色或黄褐色时，应该丢弃。
4. Western Blot 操作请参考本公司网站：www.ptgcn.com

注意

1. Western Blot 转膜液是无色透明性状，如出现沉淀，可以水浴加热至沉淀溶解。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.