

## 产品介绍

Proteintech生产的封片剂适用于染色完成之后显微镜观察之前的细胞爬片，起着固定细胞爬片的作用。适用于免疫荧光和免疫细胞化学等实验。

## 产品成分

组分/规格	10 mL
封片剂	液体

## 包装规格

10 mL

## 保存条件

4°C保存，一年有效

## 使用方法

1. 染色完毕后，吸尽液体。
2. 滴一滴水性封片剂于载玻片上，盖上盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
3. 随后即可在显微镜下观察细胞样品。

## 注意

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。